



1. Fixer l'adaptateur de la sonde à la perceuse électrique

2. Prélever aléatoirement des échantillons dans 15 à 20 petites balles carrées ou 10 balles rondes:

- La sonde doit pénétrer dans la balle à une profondeur de 12 à 22 po
- Balles carrées: introduire la sonde à angle droit au centre de la balle à partir de l'extrémité de celle-ci
- Balles rondes: échantillonner à angle droit par rapport à la circonférence extérieure de la balle
- Dans le cas d'un ensilage: prélever les échantillons à la sortie du silo ou directement dans les silos fosses. Il est préférable de prendre un échantillon une fois le processus de fermentation complété

3. Détacher la sonde de la perceuse

4. Vider son contenu en y introduisant la tige afin de repousser l'échantillon vers l'extrémité opposée

5. Déposer le contenu de la sonde ou des échantillons de foin dans un contenant propre afin de combiner tous les échantillons en un seul, qui représentera le lot à analyser

6. Répéter l'opération pour chaque prélèvement

7. Bien mélanger

8. Prélever un sous-échantillon d'environ 3 tasses et mettre dans un sac hermétique refermable en prenant soin de bien chasser l'air du sac.

9. Entreposer dans un endroit frais jusqu'au moment de l'envoi au laboratoire

10. Voir la procédure d'envoi de l'échantillon